

Mikroskooppien käynnistysohjeet

1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: www.tme.eu Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirrokset ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

2. Käyttötarkoitus

Laitte on tarkoitettu sellaisten pienten kohteiden havaintoa varten, jotka yleensä ovat ihmissilmin näkymättömiä.


3. Laitteen esivalmistus ja käyttö



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

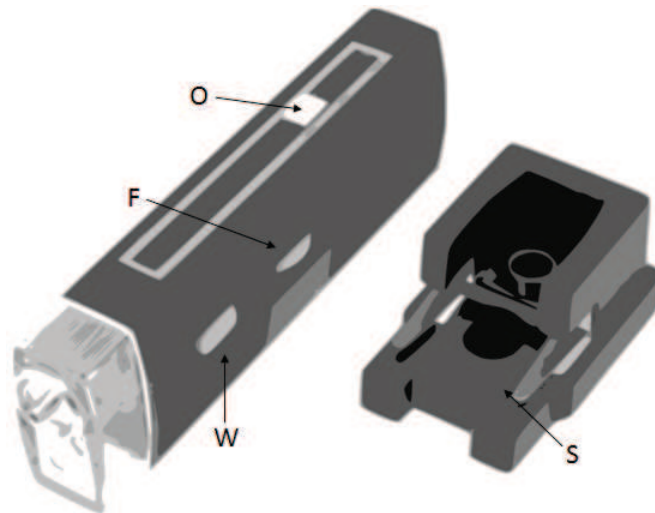

F - terävyys

L - LCD näyttö

O - optinen zoom

S - alusta, jossa on havaittavien kohteiden pitimet

W - virtakytkin

- Aseta pöytämikroskooppi vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan, jos laitteessa sellainen on.
- Sijoita mikroskooppipreparaatti pitimeen, jos se on olemassa.
- Kytke virta päälle painikkeen avulla.
- Aseta suurennus sekä terävyys ja havaitse kohdetta pöytämikroskoopin okulaarin kautta tai käsimikroskoopin näytöllä.

4. Turvatoimet

- Käytön lopettamisen jälkeen on aina poistettava tutkittava kohde.
- Sähkämikroskooppien tapauksessa on aina kytkettävä virtajohto irti.
- Mikroskooppia on käytettävä vain kuivissa paikoissa.
- Mikäli mikroskooppia käytetään aurinkoisissa paikoissa, on oltava erittäin varovainen, sillä mikroskoopin optiset elementit tai näkö saattavat vahingoittua.
- Mikroskoopin metallisia pintoja voi puhdistaa hieman kostutetulla liinalla.
- Optisia elementtejä voi puhdistaa vain kuivalla ja erittäin pehmeällä liinalla (joka on valmistettu mikrokuidusta).
- Pöly on poistettava pehmeällä siveltimellä.
- Mikroskoopin kotelo ei saa purkaa!



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN